



智慧型磁力攪拌機

使用說明書



Model

SS-100

配件清單

配件

圖片

說明

智慧型磁力
攪拌機主機



支架直徑：
27 公厘 (1.06 英吋)

智慧型磁力
攪拌機專用磁石



- 搭配智慧型磁力攪拌機使用
- 尺寸：3 x 7 公厘
(0.12 x 0.28 英吋)

鐵線



用於吸附取出智慧型
磁力攪拌機專用磁石

Micro USB
充電線



智慧型磁力攪拌機充電用

操作步驟

- 1 根據檢測試劑指示，於試管中加入測試水體及檢驗試劑。
- 2 將攪拌機專用磁石放入試管中。
- 3 將試管確實放置於智慧型磁力攪拌機支架座內，按下電源開關以啟動攪拌機。
- 4 再次按下電源開關以停止攪拌。若未主動按開關停止，智慧型磁力攪拌機亦會在運作五分鐘後自動停止。
- 5 請先將攪拌機專用磁石以鐵線吸附取出，再進行試管清潔。

檢驗試劑

攪拌機專用磁石

測試水體

1

2

3 & 4

5

注意事項

1. 第一次使用前請先充電。
2. 請先於試管中加入測試水體、檢驗試劑及磁石，再啟動攪拌機。
3. 請先將攪拌機專用磁石取出，再進行試管清潔以免沖洗不慎遺失磁石。
4. 智慧型磁力攪拌機會在開啟運作五分鐘後自動停止。
5. 當電量不足時，電源鍵會閃爍藍燈。
6. 本產品適用USB 5 V充電，請勿使用快速充電器為攪拌機充電，快充電壓過高會造成產品損壞。

規格

- 充電輸出：USB 5 V
- 充電時間：120 分鐘
- 運作時間：8 小時
- 智慧型磁力攪拌機主機尺寸：70.5 x 70.5 x 59.5 公厘 (2.77 x 2.77 x 2.34 英吋)
- 適用試管尺寸：直徑27 公厘 (1.06 英吋)內
- 攪拌機專用磁石尺寸：3 x 7 公厘 (0.12 x 0.28 英吋)

保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販售之產品 (以下稱為“產品”)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

澳多科技有限公司
台灣新竹縣竹北市復興二路229號
7樓之7
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* 請至澳多科技網站取得最新經銷商資訊

